

ReadyMate™ 一次性无菌接头

READYTOPROCESS™

集成设备支持 Cytiva 的 ReadyToProcess™ 系统和附件产品线，可帮助在整个制造过程中保持安全的连接性。介质袋之间的便捷无菌连接以及热塑性塑料管的防漏密封是 ReadyToProcess™ 连接解决方案的示例。ReadyToProcess™ 连接产品可为我们的系统和组件之间提供中间连接件，从而在保持无菌完整性的同时完成快速、安全的工作流。

ReadyMate™ 一次性无菌接头 (DAC; 图 1) 可为高流量应用提供安全连接 (图 2)，并为上游和下游应用提供安全、简单且经济实惠的连接方案。ReadyMate™ DAC 接头兼容伽马辐照，可以用于作无菌管路的一部分。它们可用于在上游和下游连接装配组件。

ReadyMate™ 接头可提供：

- 在任何环境中快速轻松地建立的安全的一次性连接
- 不分公母设计，可连接不同尺寸的管路，可减少库存量并提高灵活性
- 大内径，高流量
- TC、Mini-TC 和标准软管倒钩尺寸
- 使用标准卫生夹具 (ISO 2852) 或一次性夹具固定闭合机构，以实现防篡改的轻量级连接



图 1. ReadyMate™ 有六种连接尺寸。

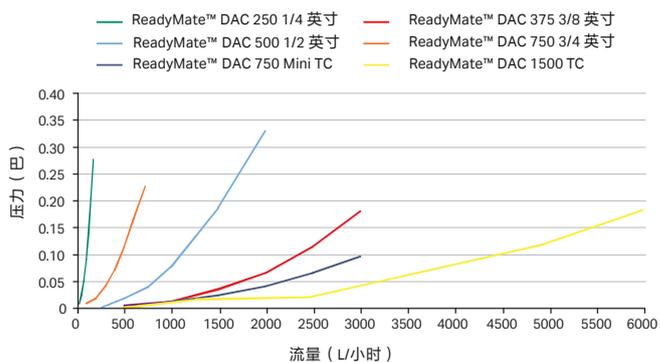


图 2. ReadyMate™ 压力 / 流量曲线。

技术规格

尺寸	1/4 英寸 (6.4 mm 外径)
	3/8 英寸 (9.5 mm 外径)
	1/2 英寸 (12.7 mm 外径)
	3/4 英寸 (19.1 mm 外径)
	标准 Mini-TC(内径 15.7 mm)
	标准 TC 1½ 英寸 (内径 19.7 mm)
外部夹具剖面	50 mm(1.5 英寸)ISO 标准 2852
接液材料	聚碳酸酯
	硅胶
材料合规性	USP VI 级
	21 CFR 177
	原料不含动物成分或符合 EMEA/410/01
最大压力 *	5 巴 (4°C 到 40°C)
灭菌方法	伽马辐照 (25–50 kGy)
	高压灭菌 (125°C, 15–30 分钟)
	一个灭菌循环
	不适合在线蒸汽灭菌 (SIP)
保质期	3 年
储存温度	4°C 至 30°C

* 取决于捆扎和组装组件。

订购信息

产品	数量	代码编号
具有 1/4 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 250	50*	28-9366-91
具有 1/4 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 250	10†	28-9366-12
具有 3/8 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 375	50*	28-9366-92
具有 3/8 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 375	10†	28-9366-87
具有 1/2 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 500	50*	28-9366-93
具有 1/2 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 500	10†	28-9366-88
具有 3/4 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 750	50*	28-9366-94
具有 3/4 英寸倒钩的 ReadyMate™ DAC 750	10†	28-9366-89
ReadyMate™ DAC 750 Mini TC	50*	28-9367-07
ReadyMate™ DAC 750 Mini TC	10†	28-9366-95
ReadyMate™ DAC 1500 TC	50*	28-9568-90
ReadyMate™ DAC 1500 TC	10†	28-9568-89
ReadyClamp	25	28-9366-90

* 五个袋, 每个袋 10 个
† 一个袋, 每个袋 10 个

相关文献

ReadyMate™ 一次性无菌接头使用说明	28-9511-36
------------------------	------------

cytiva.com.cn/ReadyToProcess

Cytiva 和 Drop 标志是 Global Life Sciences IP Holdco LLC 或其附属公司的商标。ReadyToProcess 和 ReadyMate 是 Global Life Sciences Solutions USA LLC 或作为 Cytiva 开展业务的附属公司的商标。

ReadyMate 受美国专利号 6,679,529 B2 保护, 该专利由 Johnson & Boley Holdings, LLC 拥有, 并授权给 Cytiva。ReadyClamp 受美国专利号 7,284,731 B1 保护, 该专利由 Johnson & Boley Holdings, LLC 拥有。

© 2020 Cytiva

所有商品和服务的销售均应遵守 Cytiva 业务范围内的供应公司的销售条款和条件。如有要求, 可提供这些条款和条件的副本。有关最新信息, 请联系您当地的 Cytiva 代表。

有关当地办事处的联系信息, 请访问 cytiva.com.cn/contact

CY26402-07Dec21-DF

